

Manuel utilisateur BALANCE ELECTRONIQUE.

Description

- Grande précision allant jusqu'à 1/3000^{ém}.
- Alimentation soit par pile ou secteur.
- Fonction TARE
- Possibilité de ZERO automatique
- Affichage du niveau des piles
- Arrêt automatique
- Rétro Eclairage

Spécificités

Modèle	300	600	1200	3000	5000
Capacité	300g	600g	1200g	3000g	5000g
Division	0,01g	0,02g	0,05g	0,1g	0,2g
Dimension Plateau	ø 100 * 135 * 130 mm				
Dimensions	185 * 135 * 50 mm				

Fonctions Boutons

ON/OFF /
ZERO Courte pression : Mise à zéro de l'afficheur
 Longue pression : Arrêt



TARE Dans n'importe quelle situation, pressez cette touche pour déduire le poids du récipient vide afin d'obtenir le poids net.



UNIT Permet de changer l'unité et de changer le mode de pesage.
Fonction comptage : presser cette touche pour amener le curseur sur PCS, puis presser TARE pour entrer le nombre d'échantillon et presser UNIT pour confirmer.



Calibrage Rapide

Pressez longtemps sur **UNIT** pour entrer en mode calibration (la division, la décimale restent les mêmes).

- 1) L'afficheur est à [Cal 0], ne rien poser sur le plateau, la balance passe à l'étape suivante.
- 2) L'afficheur est à [0000.00], la décimale est réglée à 2 digits, poser le poids sur le plateau puis sélectionner le chiffre avec la touche **TARE** et le modifier avec la touche **ZERO**.

Recommencer l'opération pour ajuster l'affichage par rapport au poids sélectionné.
Pressez UNIT pour passer à l'étape suivante.

Pour 300g, l'afficheur est à [0300.00], lorsque le poids est stable, presser UNIT pour passer en mode de pesée normal.